

## Держатель разовых лезвий H18y

Держатель применяется для крепления узких, 8мм разовых лезвий при работе на микротоммах МС-2, «МЗП-01 Техном» взамен многоразовых ножей. Держатель состоит из основания и прижимной планки, изготовленных из нержавеющей стали.

Прижимная планка крепится к основанию тремя винтами. Головка винта имеет гнездо с внутренним шестигранником, которое позволяет отвертке надежно закрепляться на головке при вращении винта.

В зависимости от типа микротома прижимная планка устанавливается в нужную позицию по длине держателя и закрепляется винтами.

Для установки лезвия ослабьте винты и введите лезвие до упора в зазор между основанием и прижимом, затяните винты.

Обратите внимание, что разовые лезвия разных типов могут иметь угол заточки режущей кромки от 22° до 35°, т.е. отличный от принятого для многоразовых ножей. ***Поэтому для успешной работы нужно подобрать опытным путем наилучший угол наклона держателя с закрепленным лезвием относительно блока ткани в микротоме для каждого нового типа разовых лезвий.***

С целью предохранения держателя от деформации не допускайте соприкосновения держателя с твердыми предметами, не подвергайте держатель ударам. Деформированная поверхность не сможет обеспечить надежное крепление лезвия и послужит причиной получения некачественных срезов.

Держатель допускает любые виды общепринятой дезинфекции для гистологического оборудования.

Гарантийный срок при соблюдении правил обращения с изделием – 1 год.

Комплектность:

1. Держатель с прижимной планкой\_\_ 1 шт.
2. Отвертка \_\_\_\_\_ 1 шт.
3. Запасной винт МЗ \_\_\_\_\_ 3 шт.
4. Этикетка.

Дата изготовления:

Изготовитель:

ООО «КБ ТЕХНОМ», г. Екатеринбург

(343) 212-46-09, 234-69-00, 372-29-06